



Centrifuges



D1012UA

Ver.20220925

High Speed Palm Micro Centrifuge



Sastav pakiranja

Glavna jedinica ×1, plastični rotor ×1, adapteri × 2, jednostavni korisnički priručnik ×1 napajanje ×1, imbus ključ 2 mm ×1



Rotor kompatibilan s 12 × 2 ml epruveta i 4 × PCR8 trake

Promjene ili preinake koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne osobe za usklađenost mogu poništiti korisnikovo pravo korištenja uređaja.

Napomena: Ova je centrifuga testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase A, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji pri radu uređaja u komercijalnom okruženju. Uređaj generira, koristi i može emitirati





radiofrekvencijsku energiju te, ako nije instaliran i korišten u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje u radiokomunikacijama. Rad centrifuge u stambenom području može izazvati štetne smetnje, a u tom će slučaju korisnik biti dužan ispraviti ih.

Upute za instalaciju


1. Raspakirajte uređaj i postavite centrifugu na čvrstu i ravnu površinu (laboratorijski stol).
2. Osigurajte radno okruženje s temperaturom zraka između 5°C i 35°C.
3. Zaštitite centrifugu od izravne sunčeve svjetlosti i temperatura viših od 30°C.
4. Ostavite najmanje 10 cm prostora između uređaja i drugih objekata radi dobre ventilacije i rada.
5. Držite centrifugu podalje od topline, vode (tekućina) i kemikalija.

Ugradnja rotora

1. Provjerite da je komora centrifuge čista i suha..
2. Provjerite da rotor nema znakove korozije, pukotina ili oštećenja..
3. Postavite rotor na osovinu motora.
4. Pritisnite rotor prema dolje dok se čvrsto ne učvrsti.
5. Rotor uvijek postavljajte i skidajte objema rukama.



Postupak rada

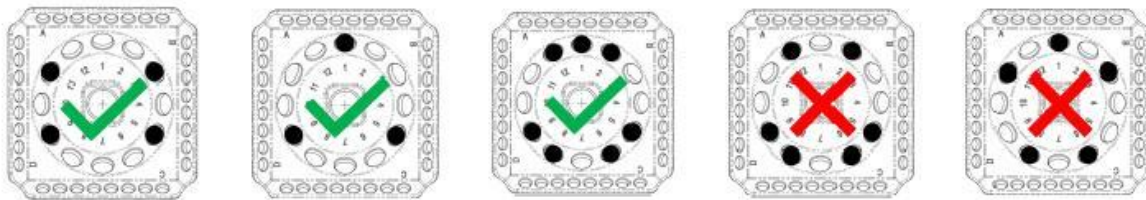

1. Spojite napajanje i pritisnite prekidač za uključivanje (na stražnjoj strani uređaja). OLED zaslon će se upaliti.
2. Pritiskom na tipku , otvorite poklopac i simetrično rasporedite epruvete s uzorcima u rotor, pazеći da su razine tekućine jednake i da se ništa ne prolije. (kao što je prikazano na slikama)
3. Zatvorite poklopac centrifuge. Na OLED zaslonu dodimite indikatore „Speed” (brzina) i „Time” (vrijeme) kako biste prebacivali prikaz između brzine i vremena te pomoću kotačića podesili željene vrijednosti.
4. Podržane funkcije:
 Raspon brzine: 2000–10000 o/min, povećanje po 1000 o/min
 Raspon timera: 10 s – 20 min, povećanje po 10 s
5. Pritisnite tipku na OLED zaslonu da pokrenete centrifugu; pritisnite ponovno da zaustavite rad. Ako se poklopac otvori tijekom rada, centrifuga će se automatski zaustaviti .
6. Nakon završetka centrifugiranja, izvadite epruvete, isključite napajanje i prekinite rad glavne jedinice.





Centrifuges



Kontakt

DLAB Scientific Co., Ltd

Yu An Road 31, Beijing Airport Economic core
zone, Shun yi District, Beijing, China 101318

Tel: 86-10- 85653451/52/53

Fax: 86-10-85653383

E-mail: info@dlabsci.com

web: www.dlabsci.com

12302325

